



Мастоприм препарат для анализатора Соматос-Мини



Предназначен для определения соматических клеток в молоке на анализаторе "Соматос-Мини".

Метод основан на взаимодействии препарата "Мастоприм" с соматическими клетками, в результате которого изменяется консистенция молока.

Подготовка препарата «Мастоприм»:

- Используемый в процессе работы раствор препарата "Мастоприм" в воде следует приготовить следующим образом:
- Взвесить 3,5 г препарата "Мастоприм", поместить в мерную колбу или цилиндр емкостью 100см³ и долить до метки дистиллированной водой, подогретой до 30-35°C.
- Раствор перед применением взбалтывать до равномерного распределения осадка.
- Срок годности раствора – 24 часа при температуре 10-30°C.
- После поворота блока перемешивания пипеткой либо шприцем влейте в колбу анализатора 5 мл приготовленного раствора препарата «Мастоприм» и 10 мл процеженной и перемешанной пробы молока.
- Во избежание образования пены, пробу молока влейте по внутренней стенке колбы.

Кислотность проверяемого молока должна быть от 16 до 21°Т, температура (20±2) °С.
100 г. «Мастоприма» рассчитано на 570 проб анализируемого молока.