



062М3 аппарат для ускоренного определения влажности



Аппарат для ускоренного определения влажности модели «062М3» состоит из основания, на котором закреплены электронные весы 150/5 (максимальный вес 150г, точность 0,005г).

К стойкам рамы шарнирно крепится короб из нержавеющей стали, внутри которого размещен галогенный обогревательный элемент мощностью 150 Вт.

Прибор включается нажатием кнопки «ВКЛ». Если весы на дисплее показывают цифру, отличную от нуля, повторно нажать эту же кнопку. На приемный диск весов ставится пустая тара (алюминиевая чашечка) для испытуемой смеси. Нажав кнопку, производится «обнуление» тары. Насыпается в чашечку 10-15 г смеси, дважды нажимается кнопка, выход в процентный режим. Нажав кнопку, зафиксирована 100% массы смеси. Включается галогенный обогреватель (кнопка слева). По истечении некоторого времени показания дисплея стабилизируются. Время сушки закончено.