

ЗАКАЗАТЬ



EAC

***ТЕРМОСТАТЫ ЖИДКОСТНЫЕ
ВИС-Т-08,
ВИС-Т-09,
ВИС-Т-10
СЕРИИ МАСТЕР***

Руководство по эксплуатации ТКЛШ 2.998.041 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа термостатов.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Состав термостатов	5
1.4 Устройство и принцип работы	6
1.5 Маркировка	7
1.6 Упаковка	8
2 Использование по назначению	8
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	8
2.2 Подготовка к использованию	9
2.3 Использование термостатов	10
2.4 Замена теплоносителя	11
2.5 Установка вискозиметров в вертикальное положение	12
3 Текущий ремонт	13
4 Транспортирование и хранение.....	13
4.1 Транспортирование	13
4.2 Хранение.....	13
5 Аттестация термостатов	13
6 Прочие сведения.....	14
6.1 Форма записи при заказе.....	14
6.2 Сведения о приемке и аттестации	14
6.3 Свидетельство об упаковке.....	14
6.4 Гарантийные обязательства	15
6.5 Сведения о рекламациях	15
7 Сведения о техническом обслуживании	16
8 Сведения об аттестации.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень ссылочных нормативных документов	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Запрос на техническое обслуживание	19

! *Перед применением термостатов, пожалуйста, прочитайте данное руководство.*

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на термостаты жидкостные ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-3, ВИС-Т-10-4 серии МАСТЕР (далее по тексту — термостаты) и содержит сведения, необходимые для изучения и правильной технической эксплуатации термостатов.

К работе с термостатами допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, имеющие необходимую профессиональную подготовку и обученные правилам техники безопасности при работе с электроустановками.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему термостатов изменения, не влияющие на их технические характеристики, без коррекции эксплуатационной документации.

! *Лица и организации, использующие термостаты, несут ответственность за разработку соответствующих мер безопасности.*

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ТЕРМОСТАТОВ

1.1 Назначение

1.1.1 Термостаты ВИС-Т-08, ВИС-Т-09 и ВИС-Т-10 предназначены для поддержания заданной температуры при определении кинематической вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708.

1.1.2 Термостаты могут быть использованы в промышленных и научно-исследовательских лабораториях.

1.1.3 При эксплуатации в рабочих условиях термостаты устойчивы к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150 со следующими уточнениями:

- температура окружающего воздуха, °С от 10 до 35
- относительная влажность воздуха при 25 °С, % до 80

1.1.4 Термостаты ВИС-Т-08, ВИС-Т-09 и ВИС-Т-10 не являются средством измерений.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон регулирования температуры, °С:	
• ВИС-Т-08.....	от 15 до 100
• ВИС-Т-09.....	от 15 до 150
• ВИС-Т-10.....	от 15 до 200
1.2.2 Время нагревания теплоносителя от температуры окружающего воздуха до установленной температуры, ч, не более:	
• 100 °С для ВИС-Т-08	1.0
• 150 °С для ВИС-Т-09	1.2
• 200 °С для ВИС-Т-10	2.5
1.2.3 Нестабильность поддержания установленной температуры в течение 1 ч, °С, в пределах.....	±0.01
1.2.4 Неоднородность температурного поля, °С, в пределах.....	±0.01
1.2.5 Объем теплоносителя при 20 °С, л, не более:	
• ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3.....	17
• ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4.....	22
1.2.6 Рекомендуемый теплоноситель:	
• для диапазона температур от 15 °С до 80 °С.....	вода ¹
• для диапазона температур от 15 °С до 95 °С.....	жидкость охлаждающая ОЖ-40 (ТОСОЛ А-40) ГОСТ 28084
• для диапазона температур от 15 °С до 150 °С.....	ПМС-20 ГОСТ 13032
• для диапазона температур от 50 °С до 200 °С.....	ПМС-50 ГОСТ 13032
1.2.7 Количество мест для установки вискозиметров:	
• ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3.....	3
• ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4.....	4
1.2.8 Габаритные размеры термостатов, мм, не более:	
• ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3.....	510×230×670
• ВИС-Т-10-3 с накопительной емкостью ВИС-Т-10-Н.....	610×260×670
• ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4.....	580×230×670
• ВИС-Т-10-4 с накопительной емкостью ВИС-Т-10-Н.....	680×260×670
1.2.9 Размеры рабочей ванны, мм:	
• ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3.....	210×94×315
• ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4.....	280×94×315
1.2.10 Размеры смотрового окна, мм:	
• ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3.....	200×300
• ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4.....	275×305
1.2.11 Масса термостатов без теплоносителя, кг, не более:	
• ВИС-Т-08-3.....	26
• ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3.....	29
• ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4, ВИС-Т-10-3 с накопительной емкостью, ВИС-Т-10-Н.....	31
• ВИС-Т-10-4 с накопительной емкостью ВИС-Т-10-Н.....	33
1.2.12 Время непрерывной работы в лабораторных условиях, ч, не менее.....	8
1.2.13 Средний срок службы, лет.....	7
1.2.14 Средняя наработка на отказ, ч.....	4000
1.2.15 Питание термостатов осуществляется от сети переменного тока, соответствующей требованиям ГОСТ 32144, со следующими уточнениями:	
• напряжение, В.....	230±23
• частота, Гц.....	50±1
1.2.16 Потребляемая мощность, кВт, не более.....	2.2

¹ Рекомендации по применению воды в качестве теплоносителя описаны в 2.3.1.

1.2.17 По способу защиты от поражения электрическим током термостаты относятся к классу I ГОСТ 12.2.007.0.

1.2.18 По требованиям безопасности термостаты должны удовлетворять требованиям ТР ТС 004/2011.

1.2.19 По электромагнитной совместимости термостаты должны удовлетворять требованиям ТР ТС 020/2011.

1.3 Состав термостатов

1.3.1 Комплект поставки термостатов соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Ванна термостата: • ВИС-Т-08-3 • ВИС-Т-08-4 • ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3 • ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4	ТКЛШ 4.106.018-15 ТКЛШ 4.106.018-16 ТКЛШ 4.106.018-17 ТКЛШ 4.106.018-18	1
2 Блок регулирования температуры М03Н*	ТКЛШ 3.222.009-71	1
3 Выходная трубка насоса	ТКЛШ 8.236.022-15	1
4 Защитное стекло**	покупное изделие	2
5 Крышка: • ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3 • ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4	ТКЛШ 6.172.044-06 ТКЛШ 6.172.044-07	1
6 Втулка адаптера для контрольного термометра	ТКЛШ 8.220.055-01	1
7 Винт для крепления крышки на ванне	ТКЛШ 8.910.001	4
8 Крышка рабочего места: • ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3 • ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4	ТКЛШ 6.172.009	3 4
9 Держатель ВИС-Т-Д4: • ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-10-3 • ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-4	ТКЛШ 6.152.010-04	3 4
10 Накопительная емкость ВИС-Т-10-Н***	ТКЛШ 5.887.008-01	1
11 Шланг сливной	покупное изделие	1
12 Руководство по эксплуатации	ТКЛШ 2.998.041 РЭ	1
13 Программа и методика аттестации	ТКЛШ 2.998.100 ПМА	1
* — может комплектоваться блоком регулирования М03;		
** — комплектуются термостаты ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-3 и ВИС-Т-10-4;		
*** — комплектуются термостаты ВИС-Т-10-3 и ВИС-Т-10-4.		


1.3.2 При определении кинематической вязкости в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708 дополнительно могут потребоваться:

- электронный термометр LTA/C-B, предназначенный для контроля температуры теплоносителя в рабочей ванне термостата и для измерений времени истечения жидкости через капилляр вискозиметра. Термометр вертикально устанавливается в адаптер для контрольного термометра с помощью втулки из комплекта поставки с отверстием диаметром 4 мм;
- циркуляционный охладитель А300 — для автономного охлаждения термостата при его работе на температурах, близких к температуре окружающей среды;
- индикатор вертикали ВИС-Т-И — для контроля установки вискозиметров в ванне термостата в вертикальное положение;
- лампа подсветки ВИС-Т-08-Л, обеспечивающая четкую видимость меток вискозиметров;

- штатив ВИС-Т-Ш — для установки закрепленных в держателях вискозиметров перед проведением измерений или после их завершения.

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Внешний вид термостатов ВИС-Т-08, ВИС-Т-09, ВИС-Т-10 (на примере ВИС-Т-10-3) показан на рисунке 1.

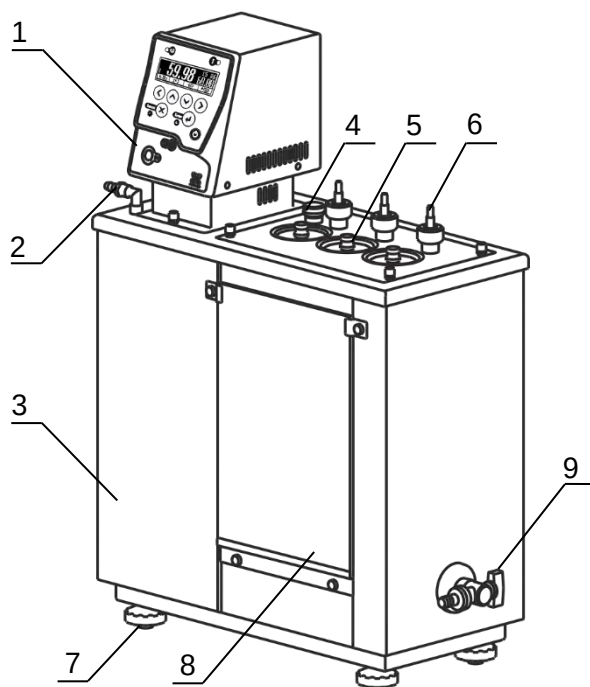

- 1 - блок регулирования температуры;
- 2 - штуцер встроенного теплообменника;
- 3 - ванна термостата;
- 4 - адаптер для контрольного термометра¹;
- 5 - крышка рабочего места;
- 6 - направляющая для установки держателя вискозиметров;
- 7 - регулируемые ножки;
- 8 - защитное стекло (1.4.6);
- 9 - кран для слива теплоносителя.

Рисунок 1 — Внешний вид термостата ВИС-Т-10-3

1.4.2 Работа термостата заключается в поддержании заданной температуры циркулирующего теплоносителя и обеспечении равномерного температурного поля в рабочей ванне.

1.4.3 Циркуляция теплоносителя и поддержание заданной температуры посредством нагрева осуществляется блоком регулирования температуры. Механизм поддержания заданной температуры теплоносителя описан в документе ТКЛШ 3.222.009-03 РЭ «Блоки регулирования температуры погружные циркуляционные М03, М03М серии МАСТЕР».


1.4.4 Охлаждение теплоносителя происходит посредством теплообмена с окружающей средой или с охлаждающей жидкостью, пропускаемой через теплообменник, расположенный в ванне термостата.

1.4.5 Видимость меток вискозиметров обеспечивается использованием источника света, расположенного у задней стенки термостата.

1.4.6 Термостаты ВИС-Т-09 и ВИС-Т-10 оборудованы защитным стеклом, предохраняющим персонал от случайных прикосновений к нагретому смотровому стеклу. Съемная конструкция защитного стекла облегчает очистку и техническое обслуживание термостата.

¹ При выпуске из производства в адаптер установлена силиконовая пластина толщиной 5 мм.

1.4.7 Принцип работы термостата проиллюстрирован на рисунке 2.

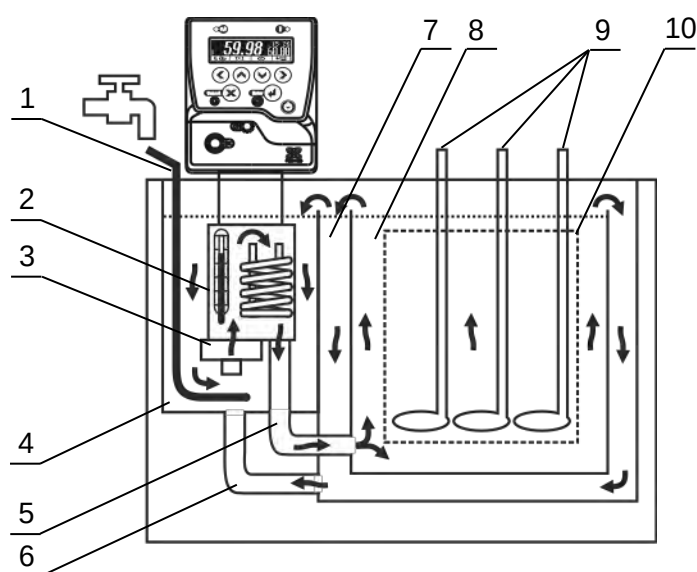

- 1 - встроенный теплообменник
- 2 - резервуар с нагревателем и датчиком температуры;
- 3 - циркуляционный насос;
- 4 - основная ванна;
- 5 - выходной штуцер;
- 6 - входной штуцер;
- 7 - дополнительная ванна;
- 8 - рабочая ванна;
- 9 - стеклянные вискозиметры;
- 10 - смотровое окно.

Рисунок 2 — Принцип работы термостата

Циркуляционный насос 3 блока регулирования температуры (рисунок 2) забирает теплоноситель из основной ванны 4 и нагнетает его в резервуар 2 с нагревателем и датчиком температуры. В резервуаре температура теплоносителя регулируется и, далее, через выходной штуцер 5, теплоноситель поступает на дно рабочей ванны 8. Далее теплоноситель проходит через рассекатель, что обеспечивает равномерное распределение потока в рабочей ванне. Из рабочей ванны теплоноситель переливом через верхний край поступает в дополнительную ванну 7 (рисунок 2). Далее из дополнительной ванны, через входной штуцер 6, а также переливом через верхний край, теплоноситель возвращается в основную ванну.

1.4.8 Рабочая ванна извлекается из дополнительной ванны термостата, что облегчает ее очистку и проведение профилактических работ.

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировочная наклейка, расположенная на правой панели ванны термостата, содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование термостата;
- данные о номинальных значениях напряжения, частоты питания и потребляемой мощности;
- номер термостата по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза;
- дату изготовления.

1.5.2 На транспортную тару нанесены основные и дополнительные информационные надписи, манипуляционные знаки «ВЕРХ», «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ» в соответствии с ГОСТ 14192.

1.6 Упаковка

1.6.1 В ящик, изготовленный по чертежам предприятия, уложены комплектующие в соответствии с перечнем, указанным в таблице 1.

Руководство по эксплуатации, программа и методика аттестации помещены в полиэтиленовый пакет.

Упакованные составные части уложены внутрь ящика.

1.6.2 В упаковочном листе указаны следующие сведения:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и номер термостата;
- комплектность термостата;
- дата упаковки;
- подпись упаковщика и печать предприятия-изготовителя.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

При использовании термостатов следует принимать во внимание следующие эксплуатационные ограничения:

- термостаты нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях;
- параметры питающей сети должны соответствовать 1.2.15;
- температура окружающей среды должна соответствовать 1.1.3;
- не допускается попадание влаги на внутренние электрические элементы термостатов.

! *Подключение термостатов к стабилизатору напряжения или источнику бесперебойного питания может привести к неисправности приборов. Выход из строя термостатов по этой причине не является гарантийным случаем.*

Требуется полное отключение¹ от электропитания в следующих случаях:

- необходимо избегать любой опасности, связанной с использованием термостатов;
- проводится очистка;
- идет подготовка к ремонту или техническому обслуживанию специалистами.

¹ Полное отключение означает: вилка сетевого кабеля блока регулирования вынута из электрической розетки.

2.2 Подготовка к использованию

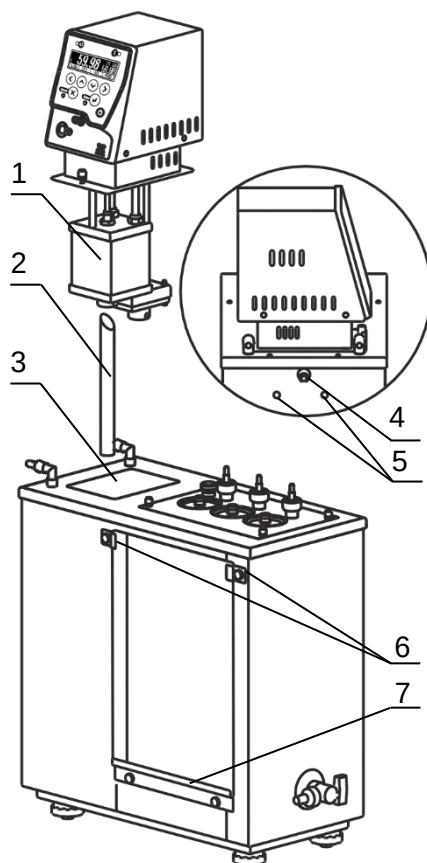


Рисунок 3 — Установка блока регулирования

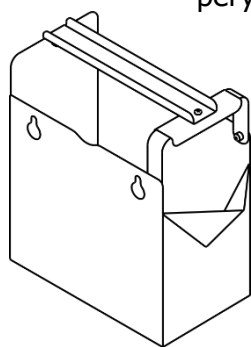


Рисунок 4 — Накопительная емкость ВИС-Т-10-Н

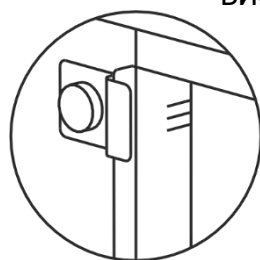


Рисунок 5 — Метки для заполнения термостата

2.2.1 Выбрать место установки термостата вдали от источников тепла и со свободным доступом воздуха для вентиляции блока регулирования в процессе работы.

2.2.2 Установить ванну термостата на горизонтальную поверхность. Добиться горизонтального положения крышки ванны вращением ножек 7 (рисунок 1).

2.2.3 Вставить выходную трубку 2 (рисунок 3) косым срезом до упора в резервуар 1 блока регулирования и зафиксировать ее винтом.

2.2.4 Установить блок регулирования температуры в отверстие 3, при этом выходная трубка 2 должна войти в отверстие на дне основной ванны. После установки закрепить блок регулирования винтовыми фиксаторами на ванне термостата.

! Во время установки блока регулирования вилка сетевого кабеля должна быть вынута из электрической розетки.

2.2.5 К переливному штуцеру 4 (рисунок 3) термостатов ВИС-Т-08 и ВИС-Т-09 присоединить гибкий шланг, второй конец которого опустить в емкость для сбора излишков теплоносителя объемом 1.5–2 литра. Для термостатов ВИС-Т-10 установить накопительную емкость ВИС-Т-10-Н, показанную на рисунке 4, на винтовые фиксаторы 5 под переливным штуцером 4.

2.2.6 Защитное стекло 8 (рисунок 1), из комплекта поставки термостатов ВИС-Т-09 и ВИС-Т-10, установить в паз нижней прижимной планки 7 (рисунок 3). Ослабить винтовые фиксаторы 6 верхних прижимных планок, отрегулировать положение стекла и затянуть винтовые фиксаторы.

2.2.7 Заполнить ванну термостата теплоносителем через одно из отверстий рабочих мест до средней метки (рисунок 5) на лицевой панели внутри смотрового окна. Температурный диапазон применения теплоносителя должен соответствовать значениям, указанным в 1.2.6.

! При заполнении термостата теплоносителем не допускать попадания брызг на лицевую панель блока регулирования.

2.2.8 Включить блок регулирования в соответствии с документом ТКЛШ 3.222.009-03 РЭ «Блоки регулирования температуры погружные циркуляционные М03, М03М серии МАСТЕР». При работе циркуляционного насоса теплоноситель переливается из рабочей ванны в дополнительную, и его уровень в дополнительной ванне понижается, при этом из рассекателя на дне рабочей ванны могут появляться воздушные пузыри и срабатывать защита контроля уровня теплоносителя в термостате.

! Если перелив теплоносителя из рабочей ванны в дополнительную не происходит, необходимо выключить термостат.

! Если перелив теплоносителя из рабочей ванны в дополнительную не происходит, необходимо выключить термостат.

Причина отсутствия перелива — неправильная работа насоса, вызванная воздушной пробкой, образовавшейся в резервуаре 1 (рисунок 3). Для ее устранения необходимо:

- выключить термостат;
- вынуть из ванны и погрузить обратно блок регулирования температуры для вытеснения воздушной пробки из резервуара 1;
- включить термостат и убедиться в том, что теплоноситель равномерно переливается из рабочей ванны в дополнительную.

2.2.9 При использовании термостата на температурах, близких к верхней границе диапазона регулирования на теплоносителях ПМС необходимо при первом заполнении свежим теплоносителем нагреть его до температуры 103–105 °С и выдержать не менее 30 минут. Если теплоноситель остается мутным, время нагрева необходимо увеличить. Затем следует нагреть ПМС до 120 °С¹ и выдержать около 60 минут. Это необходимо для предотвращения вспенивания теплоносителя во время испытаний.

! При работе с термостатом следует проявлять осторожность во избежание получения ожогов при контакте с горячими поверхностями и теплоносителем.

2.2.10 Для работы термостата при температурах теплоносителя, близких к температуре окружающей среды, может потребоваться дополнительное охлаждение с помощью встроенного теплообменника. В этом случае необходимо подключить термостат к водопроводной сети или специальному охлаждающему устройству при помощи шлангов, присоединенных к штуцерам встроенного теплообменника 2 (рисунок 1). Поток охлаждающей жидкости должен быть равномерным и, по возможности, небольшим. Дополнительное охлаждение не требуется, если температура теплоносителя выше температуры окружающей среды более чем на 30 °С.

2.2.11 Управление режимами регулирования температуры теплоносителя описано в документе ТКЛШ 3.222.009-03 РЭ «Блоки регулирования температуры погружные циркуляционные М03, М03М серии МАСТЕР».

2.2.12 В настройках блока регулирования установить тип используемого теплоносителя в соответствии с документом ТКЛШ 3.222.009-03 РЭ «Блоки регулирования температуры погружные циркуляционные М03, М03М серии МАСТЕР». Это необходимо для использования щадящего режима нагрева теплоносителя в целях продления срока его службы.

2.3 Использование термостатов

2.3.1 Рекомендуется использовать в качестве теплоносителя любую очищенную воду (дистиллированную, деионизированную и т.п.), предварительно добавив в нее кальцинированную соду (карбонат натрия) из расчета 0.1 г на литр для уменьшения коррозионных свойств воды.

! Не рекомендуется использовать жесткую водопроводную воду из-за возможности образования не удаляемых твердых отложений на внутренних поверхностях термостата. Это может привести к выходу из строя прибора.

2.3.2 Стабильность поддержания установленной температуры зависит от вязкости теплоносителя. Для нормальной работы термостата вязкость теплоносителя при температуре регулирования не должна превышать 40 мм²/с.

2.3.3 При длительной работе термостата на температурах, близких к верхней границе диапазона регулирования, вязкость ПМС постепенно увеличивается. Для продления срока службы теплоносителя необходимо:

¹ Для ВИС-Т-08 достаточно нагреть ПМС до температуры 105 °С и выдержать около часа (теплоноситель д.б. прозрачным).

- использовать крышки 5 (рисунок 1), ограничивающие доступ воздуха к поверхности теплоносителя при выходе термостата на установленную температуру и в промежутках между измерениями;
- не реже одного раза в месяц¹ контролировать вязкость ПМС и, при увеличении ее значения при 20 °С в два раза относительно исходной, необходимо полностью заменить теплоноситель.

! *Использование не рекомендованных производителем теплоносителей может привести к неисправности прибора.*

2.4 Замена теплоносителя

2.4.1 Выключить термостат и вынуть вилку сетевого кабеля блока регулирования из электрической розетки.

2.4.2 Надеть сливной шланг из комплекта поставки на кран 9 (рисунок 1) и закрепить его хомутом. Свободный конец шланга опустить в емкость для сбора теплоносителя объемом, превышающим объем термостата.

2.4.3 Открутить винты, фиксирующие положение блока регулирования на крышке термостата, и приподнять блок, вынув выходную трубку из отверстия на дне основной ванны термостата (см. 2.2.4).

2.4.4 Соблюдая меры предосторожности открыть сливной кран и дождаться полного слива теплоносителя.

! *Категорически запрещается сливать теплоноситель, нагретый до температуры выше 90 °С. Это может привести к поломке сливного крана.*

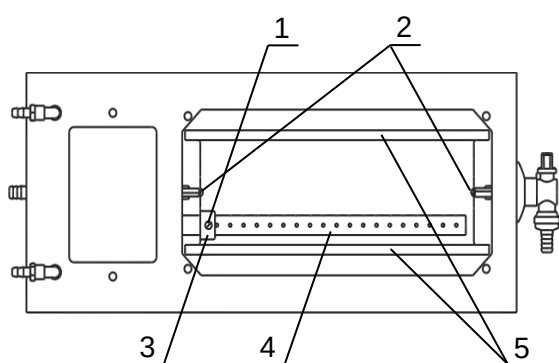


Рисунок 6 — Извлечение рабочей ванны термостата

2.4.5 Извлечь блок регулирования температуры из ванны термостата и очистить его от остатков теплоносителя.

2.4.6 Для извлечения и очистки рабочей ванны термостата необходимо ослабить винт 1 (рисунок 6), рассекающий элемент 4 выдвинуть из втулки 3 до упора в противоположную стенку ванны. Винты 2 выкрутить полностью и вынуть рабочую ванну, удерживая ее за металлические уголки 5.

2.4.7 Установить блок регулирования (см. 2.2.4) и рабочую ванну термостата в обратном порядке, и заполнить термостат свежим теплоносителем в соответствии с 2.2.7.

2.4.8 Включить термостат в соответствии с 2.2.8.

¹ Периодичность контроля вязкости ПМС определяется опытным путем и зависит от рабочей температуры теплоносителя.

2.5 Установка вискозиметров в вертикальное положение

2.5.1 Держатели из комплекта поставки термостата предназначены для установки вискозиметров ВПЖ-1, ВПЖ-2, ВПЖ-4, ВНЖ в ваннах термостатов моделей ВИС-Т и КРИО-ВИС-Т.

2.5.2 Установка вискозиметров в вертикальное положение с помощью индикатора вертикали показана на рисунке 7.

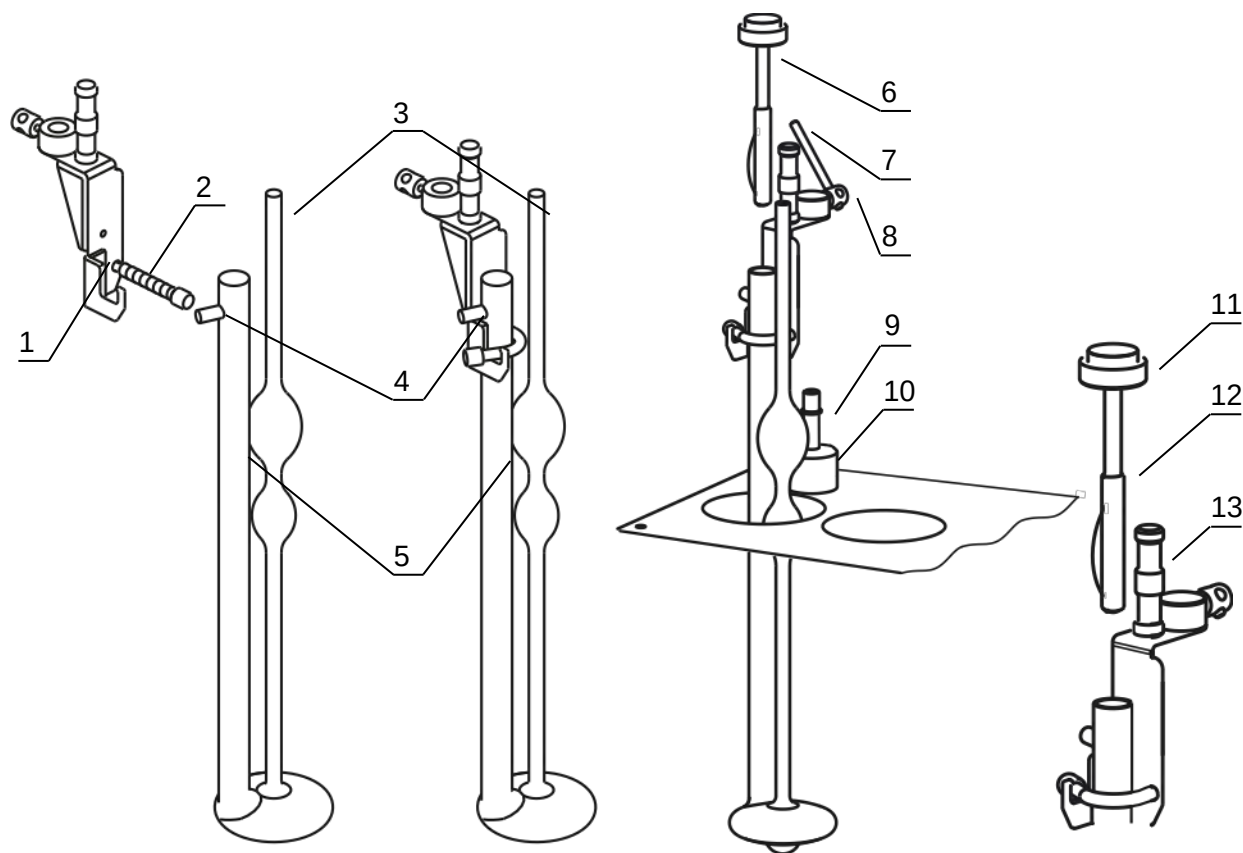


Рисунок 7 — Установка вискозиметров

2.5.3 Для установки вискозиметра:

- широкую трубку 5 заполненного вискозиметра вставить в держатель так, чтобы отводная трубка 4 легла на ребро держателя 1, и зафиксировать ее пружинным зажимом 2;
- вставить индикатор вертикали 6 в широкую трубку вискозиметра 5 таким образом, чтобы верхняя граница его рабочей поверхности 12 располагалась ниже оплавленного края трубки. Рабочая поверхность индикатора вертикали должна плотно прилегать к внутренней поверхности широкой трубки на всем ее протяжении. Ампула уровня 11 не должна касаться ручки держателя 13 и трубки вискозиметра 3;
- поместить вискозиметр в ванну термостата, установить держатель с вискозиметром на направляющую 9 и зафиксировать винт 8 с помощью стержня 7;
- ослабить накидную гайку 10 и добиться вертикального положения вискозиметра, ориентируясь на пузырек ампулы уровня 11, который должен располагаться в центре;
- зафиксировать положение вискозиметра поворотом накидной гайки 10 по часовой стрелке.

3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2, во всех остальных случаях выхода термостатов из строя следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Таблица 2

Неисправность	Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Блок регулирования не переключается в рабочий режим	Не светится дисплей блока регулирования, не работает насос	Сработал автоматический предохранитель, обрыв сетевого кабеля, неисправность вилки сетевого кабеля	Включить сработавший предохранитель, отремонтировать сетевой кабель, заменить вилку сетевого кабеля
Перегревание двигателя насоса	Регулярно срабатывает защита от перегрева двигателя насоса	Использование вязкого теплоносителя	Заменить теплоноситель

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование

4.1.1 Транспортирование термостатов в упакованном виде производят всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в условиях хранения, соответствующих 3 ГОСТ 15150.

4.1.2 После транспортирования при отрицательных температурах термостаты должны быть выдержаны без упаковки в рабочих условиях в течение 6 часов.

4.2 Хранение

4.2.1 Термостаты до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения, соответствующих 1 ГОСТ 15150.

4.2.2 Хранение термостатов без упаковки возможно при температуре окружающего воздуха от 10 °С до 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С. Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I в соответствии с ГОСТ 15150.

5 АТТЕСТАЦИЯ ТЕРМОСТАТОВ

5.1.1 Аттестация термостатов осуществляется в соответствии с документом ТКЛШ 2.998.100 ПМА «Термостаты жидкостные серии МАСТЕР. Программа и методика аттестации», утвержденным ООО «Термэкс».

5.1.2 Предприятие изготовитель проводит первичную аттестацию термостатов в соответствии с ГОСТ Р 8.568. Значения метрологических характеристик, определенные при первичной аттестации термостатов, сохраняются при соблюдении условий транспортирования, подготовки к работе и использования термостатов в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

6 ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

6.1 Форма записи при заказе

6.1.1 В качестве опций термостаты могут быть укомплектованы интерфейсом RS-232 или RS-485.

6.1.2 Запись при заказе:

Термостат жидкостный <наименование термостата>-<интерфейс>,
ТУ 26.51.53-035-44229117-2019

<наименование термостата> — ВИС-Т-08-3, ВИС-Т-08-4, ВИС-Т-09-3, ВИС-Т-09-4, ВИС-Т-10-3
или ВИС-Т-10-4

<интерфейс> — 232 — наличие интерфейса RS-232

485 — наличие интерфейса RS-485

6.1.3 Примеры записи при заказе:

ВИС-Т-08-3-232 — термостат ВИС-Т-08-3 с интерфейсом RS-232;

ВИС-Т-10-4-485 — термостат ВИС-Т-10-4 с интерфейсом RS-485.

6.2 Сведения о приемке и аттестации

Термостат жидкостный ВИС-Т-_____ серии МАСТЕР заводской № _____
прошел приемо-сдаточные испытания на соответствие ТУ 26.51.53-035-44229117-2019, первич-
ную аттестацию и допущен к применению.

М.П.

Дата выпуска _____

ОКК _____

М.П.

Дата аттестации _____

Отв. за аттестацию _____

6.3 Свидетельство об упаковке

Термостат жидкостный ВИС-Т-_____ серии МАСТЕР заводской № _____
упакован в соответствии с требованиями ТУ 26.51.53-035-44229117-2019.

М.П.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

6.4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок, в течение которого предприятие-изготовитель обязуется устранять выявленные неисправности, составляет 24 месяца с момента ввода термостата в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, если он выполняет все требования по транспортировке, хранению и эксплуатации термостата.

6.5 Сведения о рекламациях

При возврате термостата предприятию-изготовителю для технического обслуживания или ремонта необходимо заполнить форму запроса на техническое обслуживание, приведенную в Приложении Б. При неисправности термостата в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт рекламации с указанием выявленных неисправностей.

! *Термостат, возвращаемый предприятию-изготовителю для технического обслуживания или ремонта, должен быть чистым. Если обнаружится, что термостат загрязнен, то он будет возвращен потребителю за его счет. Загрязненный термостат не будет ремонтироваться, заменяться или попадать под гарантию до тех пор, пока он не будет очищен потребителем.*

Заполненная форма запроса на техническое обслуживание и, при необходимости, акт рекламации вместе с термостатом высылается в адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование
ГОСТ 33-2016	Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости
ГОСТ Р 53708	Нефтепродукты. Жидкости прозрачные и непрозрачные. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 28084-89	Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия
ГОСТ 13032-77	Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия
ГОСТ 32144-2013	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ТР ТС 004/2011	Технический регламент таможенного союза. О безопасности низковольтного оборудования
ТР ТС 020/2011	Технический регламент таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ Р 8.568-2017	ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ТУ 26.51.53-035-44229117-2019	Термостаты жидкостные серии МАСТЕР. Технические условия