

ТЛ-301 таймер лабораторный



Лабораторный электронный таймер ТЛ-301 предназначен для индикации времени в диапазоне до 99 минут и 59 секунд. Прибор устанавливается на подставке, на стене, на металлической поверхности.

Области применения

Таймер ТЛ-301 рекомендуется использовать в лабораториях, на производстве, в быту.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Особенности:

- Прямой и обратный отсчет.
- Управление тремя кнопками.
- Сигнал по истечении установленного времени (в течение 30 секунд).
- Легко читаемый большой дисплей.
- Память на последнюю установку.
- Питание от одной батарейки AAA.
- Гарантия – 12 месяцев.

Порядок работы:

- Вставить батарейку.
- Прямой отсчет:
 - o Нажать кнопку «START STOP», начнется прямой отсчет времени.
 - o Повторным нажатием кнопки «START STOP» остановить отсчет и снять показания.
- Обратный отсчет:
 - o Кнопками «MIN» и «SEC» установить требуемое время.
 - o Нажать кнопку «START STOP», начнется обратный отсчет времени. По истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал.
 - o Нажатием кнопки «START STOP» можно вернуться к исходным установкам.
- Одновременным нажатием кнопок «MIN» и «SEC» таймер сбрасывает установленные значения, на дисплее будут высвечиваться нули.

Стандартный комплект поставки:

- ТЛ-301 таймер лабораторный.
- Техническая документация.